

Anleitung zur Probennahme

Legionellen Trinkwasseranalyse

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist.

Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 Probenröhrchen
- 1 blaue Versandtasche

Test-Vorbereitung

Bitte entnehmen Sie das Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie dieses für die Probenentnahme bereit.

Bitte **reinigen oder entfernen** Sie vor der Probenentnahme den **Perlator**. In ihm setzen sich zusätzlich zum Kalk auch gerne Keime ab, die das Ergebnis verfälschen können.

Test-Durchführung

Bitte achten Sie bei der Durchführung der Probenentnahme darauf, nicht die Innenseite des Probenröhrchens sowie des Deckels zu berühren!

1. Öffnen Sie das Probenröhrchen, indem Sie den Deckel abschrauben.
2. Drehen Sie den Wasserhahn komplett auf „heiß“ und stellen den Wasserstrahl etwa bleistift dick ein.
3. Lassen Sie den Wasserstrahl etwa 10 Sekunden laufen, bevor Sie das Probengefäß unter den laufenden Strahl halten und bis zum Gewinde befüllen. **Achten Sie darauf, mit dem Probenröhrchen nicht den Wasserhahn zu berühren!**
4. Schrauben Sie den Deckel fest auf das Probenröhrchen, so dass kein Wasser auslaufen kann.
5. Nehmen Sie nun ein Barcode-Etikett vom Probenbegleitschein und kleben Sie dieses auf das Probenröhrchen.
6. Zum Versand geben Sie das Probenröhrchen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die beiliegende blaue Versandtasche. Senden Sie diese umgehend an unser Labor zurück.

Der Versand sollte vorzugsweise von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr medivere-Team



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz

Telefon: 06131 7205-216